

青链霉素混合液（100×）

产品说明书

产品货号	产品名称	规格
GED102-100	青链霉素混合液（100×）	100ml

产品介绍：

Genever 青链霉素混合液（100×）（Penicilin-Streptomycin Solution, 100×）是专门用于细胞培养的双抗。本品经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内，按照 100 倍稀释使用即可。

青霉素（penicillin）为 β -内酰胺类抗生素，抑菌机制为抑制细菌细胞壁的合成；链霉素（streptomycin）和庆大霉素（gentamicin）为氨基糖苷类抗生素，可以抑制细菌蛋白质的合成。

保存说明：

-20℃ 保存，一年有效。

使用说明：

在配制细胞培养液时，按照每配制 100 毫升细胞培养液加入 1 毫升的比例，添加青链霉素混合液（100×）。

注意事项：

1. 尽量减少反复冻融的次数，可以根据使用的量适当分装。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅供科研用途 Research use only

建诺为生物技术（江苏）有限公司 Genever Biotechnology (Jiangsu) Co., Ltd.

地址：泰州市医药高新技术产业开发区综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

